

推荐用于邻苯二甲酸酯分析



# 不含邻苯二甲酸酯的石英片

不含邻苯二甲酸酯的石英片用于防止将样品杯放入自动进样器时可能发生的固体样品散落。本产品中的邻苯二甲酸酯含量极低（包括七种邻苯二甲酸酯的测试证书）。它可用于邻苯二甲酸酯的分析，无需担心污染。

## 不含邻苯二甲酸酯的石英片的特点



- 超洁净石英片，随时可用。
- 与使用石英棉相比，节省大量时间。
- 附有七种邻苯二甲酸酯浓度测试证书。

### 【使用石英片】

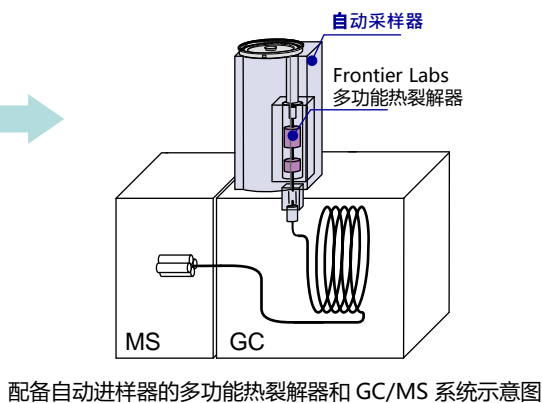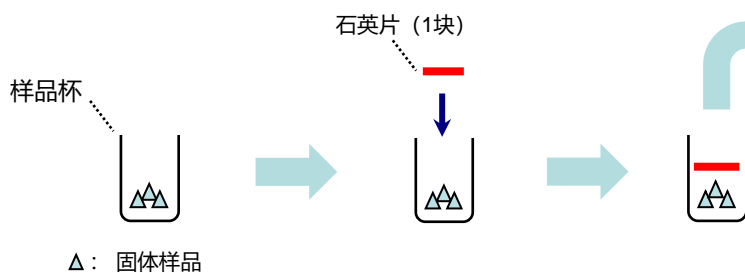

1. 将固体样品放入样品杯中。
2. 将石英片放在样品上方。您可以用镊子从上方轻轻按压它。
3. 将样品杯放在自动进样器的旋转盘上进行测量。

## 不含邻苯二甲酸酯的石英片规格

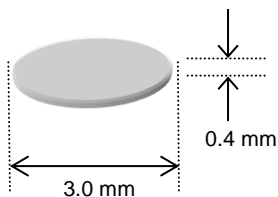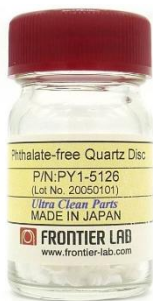

- 尺寸：直径 3 mm，厚度 0.4 mm
- 材质：石英（去活）
- 最高使用温度：1050 °C
- 附有七种邻苯二甲酸酯的检测证书  
DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP：各小于 1 ppm  
DINP、DIDP：各小于 5 ppm

产品名称	产品编号	描述
不含邻苯二甲酸酯的石英片	PY1-5126	石英片，125 mg (约 300 片/瓶) 附有七种邻苯二甲酸酯的浓度测试证书。

\* 产品设计和规格如有变更，恕不另行通知。