


“无邻苯二甲酸酯石英棉”

当使用自动进样器时，不含邻苯二甲酸酯的石英棉有助于防止样品杯回收过程中固体从样品杯中散射。此外，本产品的特点是其邻苯二甲酸酯含量极低，包括DIBP、DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP，并通过测试证书证明。在分析之前，无需担心邻苯二甲酸酯污染。

特征

- 超洁净石英棉，无需进一步处理即可使用。
- 7种邻苯二甲酸酯含量极低，由测试证书保证。

< 如何使用不含邻苯二甲酸盐的石英棉 >

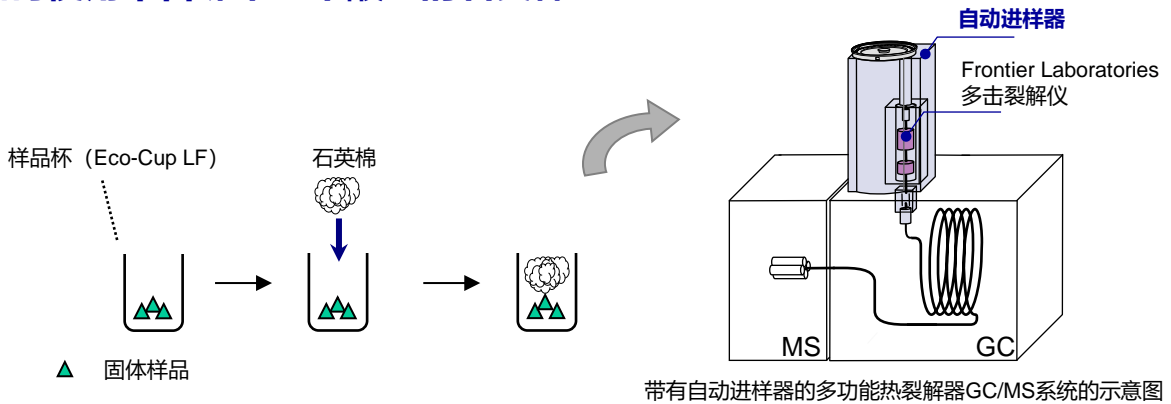

- 1) 将固体样品放入样品杯中。
- 2) 将约 2 mg 的石英棉放在样品上。
- 3) 将样品杯装入自动进样器的旋转盘并开始测量。

< 规格 >

- 材料：石英
- 最高使用温度：1050 °C
- 七种邻苯二甲酸酯含量：包含测试证书。
(DIBP, DBP, BBP, DEHP, DNOP - less than 1 ppm each)
(DINP, DIDP - less than 5 ppm each)



产品名称	产品编号	数量
不含邻苯二甲酸酯的石英棉	PY1-5121	200 mg each in 5 glass bottles

 **FRONTIER LABORATORIES LTD.**

4-16-20 Saikon, Koriyama, Japan, 963-8862
Phone: 81(24) 935-5100 FAX: 81(24) 935-5102
www.frontier-lab.com